

Estante de Reactivos

El Estante de Reactivos contiene los compuestos y preparaciones químicas para el laboratorio actual. Los reactivos se muestran en el estante en el siguiente orden: líquidos, sólidos, gases.

Los reactivos se representan por la fórmula química y un icono gráfico. Existen diferentes iconos gráficos para líquidos, sólidos, indicadores y soluciones preparadas.




Para utilizar un reactivo:



- Primeramente, asegúrese que la vidriería adecuada se encuentra sobre la mesa de trabajo.
- Presione sobre el **reactivo** y arrástrelo a un contenedor sobre la mesa de trabajo.
- Libere el botón del ratón.
- Aparecerá un mensaje pidiéndole que introduzca la cantidad a agregar al contenedor.
- Introduzca la **cantidad** en ml para los líquidos y en g para los sólidos.
- Presione **Aceptar**.

Vea [Ambiente del Laboratorio](#) para obtener más información sobre el ambiente del laboratorio y las ventanas del mismo.

Iconos del Estante de Reactivos

El Estante de Reactivos contiene los compuestos y preparaciones químicas para la actividad del laboratorio actual. Los reactivos se muestran en el estante en el siguiente orden: líquidos, sólidos, gases. Cada reactivo se representa por un icono y su fórmula química.

Icono	Nombre
	Líquido
	Agua
	Sólido. Preparación sólida
	Gas, Preparación gaseosa

	Indicador
	Soluciones preparadas